

Produits FOURNIS
Un sac de décoloration au bromure d'éthidium Remarque: certains sacs sont livrés avec une solution d'activation Suivez les protocoles des fabricants
Un bécher, plastique 1 ou 2 litres; l'étiquette «Déchets de bromure d'éthidium»
Des Gants / la blouse de laboratoire / Des lunettes de sécurité
Des pinces (forceps)



Élimination de la solution de bromure d'éthidium avec un sac de décoloration

1. Ajoutez un sac à votre solution de déchets de bromure d'éthidium provenant de la coloration d'un gel (agarose ou hPAGE).
2. Un seul sac de décoloration enlèvera 5 mg de bromure d'éthidium. Calculez la quantité de bromure d'éthidium dans votre solution et changez le sac après environ 20 gels.
3. Le sac de décoloration fonctionne par adsorption de la tache et supprimera complètement la couleur orange pâle due au bromure d'éthidium.
4. Lorsque la solution est incolore, jetez le liquide normalement. Ne jetez pas le sac de décoloration; continuer à l'utiliser jusqu'à ce que la limite de 5 mg de bromure d'éthidium ou ~ 20 gels soit décolorée.
5. Remplacez-le par un nouveau sac de décoloration après environ 20 gels de décoloration et jetez le sac usagé conformément aux réglementations de votre établissement pour les déchets dangereux.